

MICROSCOPE OLYMPUS BX51 AVEC CAMÉRA NUMÉRIQUE DP12

ROUTINE DE DÉMARRAGE

Avant d'utiliser le microscope, veuillez procéder à une vérification de routine, pour s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil. **SI VOUS NOTEZ UNE DÉFECTUOSITÉ VEUILLEZ EN AVISER LE RESPONSABLE.**

1. Vérifier que la lumière du microscope s'allume.
2. Vérifier que les oculaires sont propres. Sinon, les nettoyer avec du papier pour nettoyer les lentilles.
3. Ne jamais enlever les oculaires afin d'éviter que la poussière pénètre dans la boîte à prismes.
4. Vérifier que l'objectif avec le plus bas grossissement est en place.

PROCÉDURE DE CLÔTURE

Lorsque vous aurez fini d'utiliser le microscope, veuillez suivre la procédure suivante.

1. Baisser le plateau et le déplacer vers vous afin d'enlever votre échantillon.
2. Nettoyer les oculaires ainsi que l'objectif que vous avez utilisé avec du papier à lentilles (**NE PAS UTILISER DE KIMWHIPES**).
3. Remettre l'objectif avec le plus faible grossissement en place.
4. Diminuer la luminosité du système d'éclairage avant de le fermer.
5. Si vous avez utilisé la caméra numérique, transférer vos photos vers la cartouche Media, ensuite éteindre la boîte de contrôle DP12. **VEUILLEZ REMETTRE À SA PLACE LA CARTOUCHE DE PHOTOS DÈS QUE VOUS AVEZ FINI DE TRANSFÉRER VOS PHOTOS SUR VOTRE ORDINATEUR.**
6. Couvrir le microscope avec sa couverture.
7. Ranger l'espace de travail.

ATTENTION

REMETTRE LA CARTOUCHE DE PHOTOS À SA PLACE, DÈS QUE VOUS AVEZ FINI DE TRANSFÉRER VOS PHOTOS SUR VOTRE ORDINATEUR.

POUR PLACER VOTRE ÉCHANTILLON, ASSUREZ VOUS BIEN DE BAISSER LE PLATEAU POUR QUE LES OBJECTIFS SOIENT ASSEZ ÉLOIGNER. TIRER LE PLATEAU VERS VOUS, ENSUITE PLACER VOTRE ÉCHANTILLON.

DATE:	
NOM PRÉNOM:	
GROUPE:	

ÉTAT DU MICROSCOPE :

Rangement	Oui	Non
Lumière fermée		
l'objectif avec le plus faible grossissement en place		
Microscope couvert		
Cartouche de photo en place		
L'espace de travail en ordre		

Propreté	Oui	Non
Oculaires		
Objectifs		

Remarques:

DATE:	
NOM PRÉNOM:	
GROUPE:	

ÉTAT DU MICROSCOPE :

Rangement	Oui	Non
Lumière fermée		
l'objectif avec le plus faible grossissement en place		
Microscope couvert		
Cartouche de photo en place		
L'espace de travail en ordre		

Propreté	Oui	Non
Oculaires		
Objectifs		

Remarques:

FORMULAIRE D'EMPRUNT DE LA CARTOUCHE DE PHOTOS

NOM PRÉNOM:	
GROUPE:	
DATE D'EMPRUNT:	
DATE DE RETOUR:	

NOM PRÉNOM:	
GROUPE:	
DATE D'EMPRUNT:	
DATE DE RETOUR:	

NOM PRÉNOM:	
GROUPE:	
DATE D'EMPRUNT:	
DATE DE RETOUR:	

NOM PRÉNOM:	
GROUPE:	
DATE D'EMPRUNT:	
DATE DE RETOUR:	

NOM PRÉNOM:	
GROUPE:	
DATE D'EMPRUNT:	
DATE DE RETOUR:	

NOM PRÉNOM:	
GROUPE:	
DATE D'EMPRUNT:	
DATE DE RETOUR:	

NOM PRÉNOM:	
GROUPE:	
DATE D'EMPRUNT:	
DATE DE RETOUR:	

NOM PRÉNOM:	
GROUPE:	
DATE D'EMPRUNT:	
DATE DE RETOUR:	